



Western二抗稀释液

说明书

【产品简介】

诺伦生产的Western二抗稀释液(Secondary Antibody Dilution Buffer)可以用于Western时二抗(secondary antibody)的稀释。经本Western二抗稀释液稀释的二抗可以在1-2周内重复使用3-5次。

按照每个二抗稀释 10 毫升计算，一个包装的 Western 二抗稀释液可以稀释 10 个或 10 次二抗。

【试剂盒组成】

| | |
|--------------|---------|
| 试剂盒组成 | PWB-009 |
| Western二抗稀释液 | 100ml |
| 说明书 | 1 份 |

【运输及储存条件】

4℃保存，一年有效。

【注意事项】

1. 本Western二抗稀释液经过滤除菌处理，使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内用完，如果发现沉淀或细菌污染请弃用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】

参考所用的二抗的使用说明，以及一抗的质量和样品中目的蛋白的含量，按照适当比例例如1:1000、1:500等比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于Western。一次Western结束后，可以回收稀释的二抗，4℃保存，以用于下次的Western，通常在1-2周内可以重复使用3-5次。

注：本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。