



DNase/RNase Free ddH₂O

使用说明书

目录号	规格
LH-0105A	100ml

保 存: 4℃

【产品简介】

DNase/RNase Free ddH₂O是用0.22μM过滤处理过并经高温高压消毒的超纯的去离子水。经检测不含RNase、DNase和proteinase。

【纯 度】

RNase 活性检测

本制品中加入 1μg HL60 RNA(RNA 终浓度: 0.1μg/μl), 37℃放置 16 小时, RNA 的电泳谱带不发生变化。

DNase 活性检测

1. 本制品中加入 1μg λDNA (DNA 终浓度: 0.1μg/μl), 37℃放置 16 小时, DNA 的电泳谱带不发生变化。
2. 本制品中加入 1μg λ-Hind III digest Marker (DNA 终浓度: 0.1μg/μl), 37℃放置 16 小时, DNA 的电泳谱带不发生变化。
3. 本制品中加入 1μg pBR322 DNA (DNA 终浓度: 0.1μg/μl), 37℃放置 16 小时, DNA 的电泳谱带不发生变化。

【使用注意】

- 1、在低温避光的环境中保存, 以免长菌和藻类, 保质期一年。
- 2、使用后, 请旋紧瓶盖, 防止溶液挥发和与空气中的化学物质反应。
- 3、试验时, 戴上一次性手套, 避免溶液与皮肤接触, 造成污染。

【保存条件】

本试剂有效期为12个月, 请在有效期内使用。

注: 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。