



Western洗涤液(5X)

说明书

【产品简介】

诺伦生产的Western洗涤液(Wash Buffer)可以用于Western时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景,增强信噪比。按照每张膜洗涤需要5-10毫升洗涤液计算,一个包装的Western洗涤液可以洗涤25-50次。

【试剂盒组成】

| 试剂盒组成 | PWB-008A | PWB-008B |
|----------------|----------|----------|
| Western洗涤液(5X) | 100ml | 500ml |
| 说明书 | 1份 | 1份 |

【运输及储存条件】

4℃保存,一年有效。

【注意事项】

1. 本Western洗涤液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在2周内用完。
2. 本产品为5X浓度,使用前需要去离子水稀释5倍后使用。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】

在一抗或二抗孵育结束后,加入少量Western洗涤液,使之能盖住蛋白膜,在摇床上洗涤5分钟后,吸尽洗涤液,再加入新的洗涤液洗涤。共洗涤3次,每次5分钟。然后进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件Western结果背景仍然较高,可以适当延长洗涤时间,并增加洗涤次数。通常,延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对Western结果产生负面影响。

注: 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。