



## Western 封闭液

### 说明书

#### 【产品简介】

诺伦生产的Western封闭液(Blocking Buffer)可以用于Western时转移了蛋白样品的PVDF膜或NC膜的封闭。封闭后,可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合,降低背景,增强信噪比。按照每张膜封闭需要5-10毫升封闭液计算,一个包装的Western封闭液可以封闭10-20张膜。

#### 【试剂盒组成】

试剂盒组成	PWB-007
Western 封闭液	100ml
说明书	1 份

#### 【运输及储存条件】

4℃保存,一年有效。

#### 【注意事项】

1. 通常在室温封闭60分钟即可。如果对于一些背景非常高的抗体,可以4℃封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 【使用说明】

完成转膜后,用Western洗涤液洗涤蛋白膜1-2分钟。加入Western封闭液,封闭60分钟,然后进行一抗孵育等后续操作。

**注:** 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。