



Western转膜液 (10X)

说明书

【产品简介】

诺伦生产的Western转膜液(Western Transfer Buffer)可以用于Western时湿法电转膜。Western转膜液可以回收，回收后可以再使用2-3次。

【试剂盒组成】

试剂盒组成	PWB-003A
Western 转膜液	500ml
说明书	1 份

【运输及储存条件】

室温保存，二年有效。

【使用说明】

1. 本产品为 10×浓缩液，使用前按下述步骤稀释，取 100ml 的 10×电泳转移缓冲液，加入 200 ml 无水甲醇混匀；再加入蒸馏水或去离子水，定容至 1L，混匀后即可使用。
2. 新配制的 1×电泳转移缓冲液工作液室温可保存两周左右。

【注意事项】

1. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

注：本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。