



非变性PAGE蛋白上样缓冲液(5X)

说明书

【产品简介】

1. 非变性PAGE蛋白上样缓冲液(Native Gel Sample Loading Buffer, 5X), 是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。
2. 本产品中不含SDS等变性试剂, 但含有还原性试剂DTT。
3. 可以用于常规的非变性聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)蛋白样品的上样。

【试剂盒组成】

试剂盒组成	PWE-004
非变性 PAGE 蛋白上样缓冲液(5X)	2ml
说明书	1 份

【运输及储存条件】

4-8℃条件下运输, -20℃保存, 至少一年有效。

【注意事项】

1. 非变性PAGE蛋白上样缓冲液(5X)中含少量DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】

1. 按照每4微升蛋白样品加入1微升蛋白上样缓冲液(5X)的比例, 混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5X)。直接上样到PAGE胶加样孔内即可。
2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注: 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。